


LAKTOTEST – Indikatorinis popierius greitam pieno rūgštingumui nustatyti

Naudojimo sritis: **LAKTOTEST** indikatorinis popierius yra skirtas greitam pieno rūgštingumui nustatyti perkant pieną arba toliau perdirbant. Padidėjęs pieno rūgštingumas perkant, gali reikšti, kad pienas nėra šviežias ar yra kažkuo užterštas arba kad buvo netinkamai laikomas. Tačiau labai šarminės pieno vertės gali reikšti mastitus (tešmens uždegimą).

Produkto aprašymas: **LAKTOTEST** indikatorinis popierius yra apie 75 x 9 mm dydžio, su keturiais spalvotais palyginamaisiais ruožais ir vienu indikatoriniu ruožu. **LAKTOTEST** yra gaminamas impregnuojant filtrinį popierių ir uždedant palyginamuosius spalvotus ruožus. Tada filtrinis popierius yra sukarpomas į juosteles.

Naudojimosi instrukcija: Įmerkite **LAKTOTEST** indikatorinį popierių į tiriamą pieną 1 sekundei taip, kad visi ant indikatorinio popieriaus esantys spalvoti palyginamieji ruožai būtų apsemti. Ištraukus indikatorinį popierių, būtina kuo skubiau palyginti indikatorinio ruožo spalvą su kitų esančių ant popieriaus spalvotų indikatorinių ruožų spalva, nustatant kurio palyginamojo ruožo spalvai atitinka indikatorinio ruožo spalva. Pieno rūgštingumo vertė gali būti nustatoma pH, °SH vienetais arba pieno rūgšties %, lyginant su lentele esančia ant pakuotės. Vertės atitinkančios Europos Sąjungos ir JAV teisės aktų reikalavimus yra nurodytos paveikslėlyje.

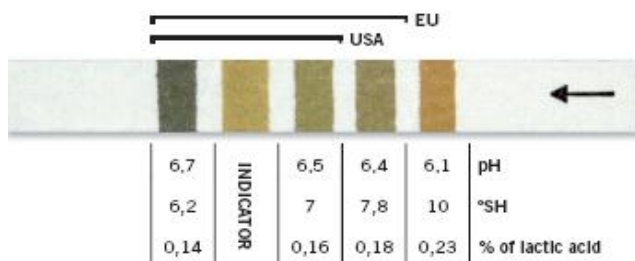

Įpakavimas : 100 vnt.

Laikymas ir transportavimas: **LAKTOTEST** indikatorinis popierius yra laikomas originalioje, gerai užsandarintoje pakuotėje, sausuose ir švariose sandėliuose. **LAKTOTEST** indikatorinis popierius yra pervežamas dengtomis transporto priemonėmis. Pervežant ir laikant **LAKTOTEST** turi būti apsaugotas nuo cheminių medžiagų garų ir šviesos.

Kada yra laikomasi aukščiau nurodytų sąlygų, tada minimalus produkto naudojimo laikas yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Saugumo reikalavimai: **LAKTOTEST** indikatorinis popierius susideda iš filtrinio popieriaus juostelių impregnuotų skirtingų indikatorinių tirpalų labai mažais kiekiais. Šie kiekiai yra tokie maži, kad negali kelti jokio pavojaus žmogaus sveikatai. Dirbant su **LAKTOTEST** yra būtina laikytis asmens higienos reikalavimų; negerti, nevalgyti ir nerūkyti.

Gamintojas: lach:ner